

Fiocchetti ECT-F 系列簡易說明

1. 接通電源，待畫面出現 STAND-BY 後請按住 OK  直至 LCD 熒幕亮燈後再放手，即完成開機程序。
2. 初始原廠設定為運作溫度 Set Point 5°C，低溫警報 Low Limit 2°C，高溫警報 High Limit 8°C，開門警報 Door Alarm 60 秒
3. 請按一下 AUX  作開/關櫃內 LED 照明。
4. 若要關機而不觸發斷電警報，請先按 Menu ，再用上  下  選擇 Turn off，再按 OK  作 Confirm 後，直至畫面出現 STAND-BY 再移除電源。
5. 若畫面出現 NOTICED ALARM 即曾經出現溫度或斷電警報。該提示會在閱讀過警報清單後消失。閱讀警報清單請先按 Menu ，再用上  下  選擇 Alarm List m6，再按 OK ，會出現 Detected n.XX。 n.XX 即代表曾經出現 XX 次警報，再按 OK  可以瀏覽該警報種類及其開始結束時間。完成後請按 Menu  直至回到溫度畫面。